



GE Healthcare

2009年9月9日

お客様各位

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 ライフサイエンス統括本部
オペレーショナルマーケティング

Biacore T100 システム納品時付属の白いトレイのご使用方法

拝啓 貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品にひとかたならぬ御愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度 Biacore T100 のシステム納品時付属の白いトレイに関しまして、Biacore ユーザーの皆様にご使用上ご留意いただきたい点があり、下記の通りご案内いたします。
今後ともGEヘルスケア・ジャパン株式会社ならびに Biacore 製品をご愛顧賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

敬具

記

■システム納品時付属の白いトレイのご使用方法

湿度が高い環境下において、長時間、サンプルコンパートメントを低温設定で使用すると、システムの底から水滴が落ちることがあります。これは、サンプルコンパートメントを構成している鉄板が冷えることにより発生する水滴が、排水ホールを伝って流れ出ることによるものです。システムの運転には、なんら影響がございませんのでご安心ください。

設置環境により、まれに水滴が流れ出ることがありますが、このような条件下でご使用いただく場合は、システム納品時付属の白いトレイを、システム本体の下に敷いてお使いください。排水ホールは、Biacore T100 システム本体の中央後ろから約 10cm の位置にございます。

ご不明な点がございましたら、バイオダイレクトライン(TEL:03-5331-9336)までまでお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

以上

お問合せ先

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 ライフサイエンス統括本部
バイオダイレクトライン(製品問合せ対応窓口)

Tel 03-5331-9336

Fax 03-5331-9370